

汇美科®

HMK-30 三叶高速电动混合搅拌器

产品样本 2024



丹东汇美科仪器有限公司

汇美科®, he make it

## 简介与特点

HMK-30 三叶高速混合搅拌器是一款高速电动搅拌器，单速，高速，专为微晶纤维素鉴定测试设计。并配合带有 38um 孔径筛网的汇美科 HMK-200/AIR-200 系列空气喷射筛进行工作的。该产品采用进口高速搅拌机、自动定时器、三叶形容器及专用叶片等配合工作，搅拌完成，仪器自动停止。仪器配备简易开关和速度控制，主机设计高度无需调节，锁紧系统采用一插即用的快速接头来切换分散头，并且易于拆卸与清洗。搅拌杆及叶片还有三叶形容器均采用最优质的全不锈钢材料。高效的样品制备产生精确的分析结果。该仪器完全满足实验室系列相关标准利用特制高速混合搅拌进行物质鉴别方面的要求。该搅拌器安装简单，高度无需调节。高速搅拌，混合时间短，混合效率高，经久耐用。快速接头，一插即用。清洗与拆卸简便易行。设定时间，高效工作，自动计时，自动停止。仪器外壳采用消音装置，隔音效果好，大大减少高速噪音的影响。内置高速工作部件，超厚不锈钢盾式设计，使用安全放心。可选配 38 微米孔径筛网。可选配 HMK-200/AIR-200 系列空气喷射筛

## 规格参数

- 转速：18000 转/分或以上
- 处理量：0 至 1148mL
- 定时范围：0-99 分 99 秒
- 叶片：2 个叶片尖端向上，2 个叶片尖端向下
- 容器：三叶形容器 7.0cm\*9.2cm\*21.9cm
- 连接头：快速接头
- 相对湿度（最大）：存放时 80%，操作时 80%
- 操作温度：0-40℃
- DIN 防护等级：IP 20
- 尺寸（长宽高）：主机 37X30X58cm
- 重量：主机 25kgs
- 电压：220V
- 功率：248W/50Hz 尺寸：L35 x D35 x H58 厘米/14.8 Kgs/220V50Hz/70W

## 应用领域

- 微晶纤维素鉴别专用，合格产品经搅拌后会得到一白色、不透明、无气泡、无分层的分散混合液。

## 标配

<input checked="" type="checkbox"/> 三叶高速电动混合搅拌器主机 1 台	包含
<input checked="" type="checkbox"/> 三叶形容器 1 个	包含
<input checked="" type="checkbox"/> 三叶形容器盖 1 个	包含
<input checked="" type="checkbox"/> 搅拌叶片及杆 1 套	包含
<input checked="" type="checkbox"/> 量筒 100mL 1 个	包含
<input checked="" type="checkbox"/> 量筒 250mL 1 个	包含
<input checked="" type="checkbox"/> 电源线 1 个	包含
<input checked="" type="checkbox"/> 保险管 1 个	包含

## 选配&易耗配件

- 空气喷射筛 1 套
- 搅拌叶片及杆 1 个
- 标准试验筛 38 微米

## 工作原理

由高速旋转的转子使得粉体与水溶解悬浊，并产生真空涡流，悬浊溶液被卷入涡流进行混合搅拌，同时涡流被三叶型容器边界干涉，样品此时同时受到高的切向和径向加速力，导致单一团聚被打散，最终形成集合的统一均质溶液体，该溶液倒入规定量筒并放置规定时间如无沉降分层，鉴别为合格微晶纤维素。


## 汇美科优势

- 2017 年国内首家研发生产
- 多家用户\*7 年多的测试经验，用户难题快速解决
- 中国颗粒学会会员单位
- 中国分析测试协会会员单位
- ISO9001 质量体系认证企业

## 用户列表

省份	城市	用户名称	数量	安装时间
四川	成都	扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司	1	2019/3/1
江苏	宿迁	江苏华阳制药有限公司	1	2019/8/27

江西	南昌	江西制药有限公司	1	2018/12/3
重庆	重庆	西南药业股份有限公司	1	2019/8/23
山东	烟台	烟台鲁银药业有限公司	1	2019/1/4
湖南	岳阳	湖南科伦制药有限公司岳阳分公司	1	2020/3/27
四川	成都	四川海汇药业有限公司	1	2020/5/14
山西	晋城	山西兰花药业有限公司	1	2020/7/8
上海	上海	上海桓华制药有限公司	1	2020/7/23
广东	广州	广州绿十字制药有限公司	1	2020/8/24
北京	北京	北京天璞万康医药科技有限公司	1	2020/9/29
四川	成都	成都硕德药业有限公司	1	2020/11/2
重庆	重庆	重庆植恩药业有限公司	1	2020/12/22
江苏	泰州	扬子江药业集团有限公司	1	2021/1/5
四川	绵竹	四川美大康华康药业有限公司	1	2023/7/18

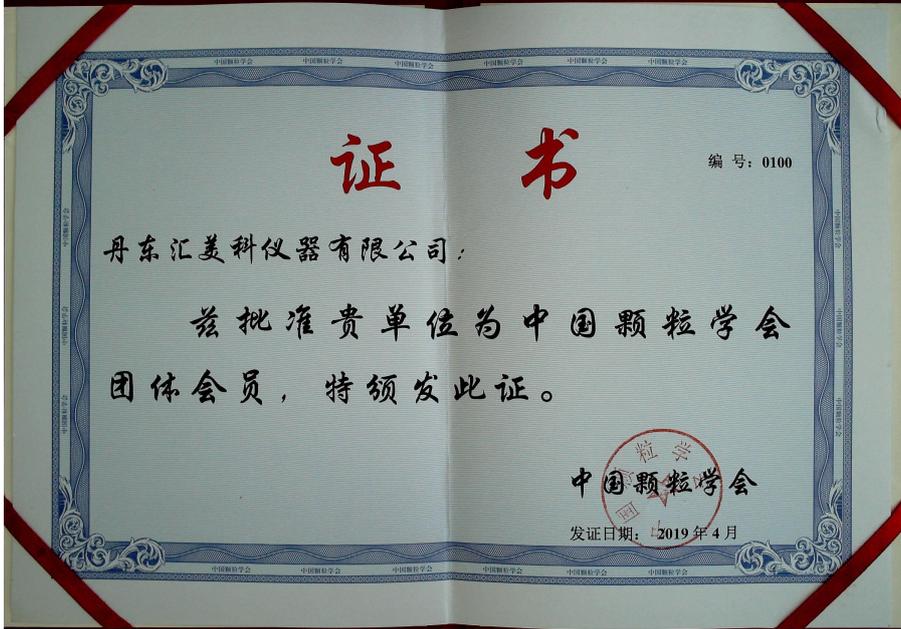



## 质量管理体系认证证书

丹东汇美科仪器有限公司

证书编号:19521Q36869R0S

统一社会信用代码:91210603MA0U36U08W

注册/经营地址:辽宁省丹东市振兴区立交新路17-5号

管理体系符合标准:GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

证书覆盖范围:空气喷射筛分仪、振实密度测定仪、振动筛分仪的组装及销售

证书颁发日期:2021年08月20日

证书有效期至:2024年08月19日

注:证书颁发后,获证组织必须在证书有效期内按期接受监督审核,并经认证决定通过后此证书

方可继续有效。



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C195-M

签发人:

证书有效性以右侧二维码扫描内容为准  
北京坤标检验认证有限公司网址: <http://www.bjkrbz.com>  
国家认监委证书查询网址: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)



北京坤标检验认证有限公司

地址:北京市朝阳区望京中环南路甲2号24层B2703(邮编:100102)

电话:010-84631655 传真:010-84622396

丹东汇美科仪器有限公司  
辽宁省丹东市振兴区立交新路 17-5 号  
邮编: 118002

**订购热线: 400-851-0200**

联系人: 焉志东  
手机: 130-5031-2211  
微信号: hemakeit  
电话: 0415 3123002  
传真: 0415 3123001  
E-mail: hmktest@163.com  
[www.hmk17.com](http://www.hmk17.com)

样本内容改变不另行通知  
样本内容仅作参考  
价格以汇美科报价为准



### 丹东汇美科仪器有限公司

丹东汇美科仪器有限公司是国内领先的三叶高速电动混合搅拌器的生产商。自 2017 年首家引进国外技术研发生产三叶高速电动混合搅拌器以来,目前国内用户量达到 15 个,在不断满足用户需求的同时,汇美科积极应对和解决了用户测试中遇到的各种难题并持续更新仪器的软硬件使其全面覆盖客户的要求和应用。

版权所有©丹东汇美科仪器有限公司 2024